

プール水におけるトリハロメタン採水方法

<注・容器はガラス製です。万一の破損を考慮し、プールサイドには持ち込まないでください>



採水セットを開封し、セットを確認する。



ビーカー等にてプール水を採水し、ガラスビンに水を半分位入れる。



希塩酸を付属のスポイトで5滴入れる。



アスコルビン酸を付属のスポーンで1杯入れる。



ガラスビンに泡立っていないように静かに水を入れ、満水にして蓋を閉める。



ガラスビンを転倒し、気泡が無いことを確認(気泡が入ってる場合は、より再度実施する)



2本とも採水したら、ラベルに必要事項を記載し、ガラスビンに貼り付ける。



冷暗所に保存(クーラーボックス等)

！注意！
ガラスビン及び試薬類の取扱いには、十分ご注意ください。

お客様には、50mlビン2本セットを納入させていただきます。

健康事業総合財団

[財団法人 東京顕微鏡院]

連絡先: 042 - 525 - 3186